

Utilisation de l'encre Waterman comme colorant.

Chez les Ascomycètes, il faut savoir que la coloration de l'ornementation sporale n'est efficace que sur les ascospores car celles-ci contiennent des composés callosiques et pectiques très facilement colorables par l'encre Waterman bleue (ou bleu-noir) grâce au bleu acide qu'elle contient.

Chez les Basidiomycètes, seules les espèces contenant au moins un des composés cités ci-dessus sont colorables, mais je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'espèces. Si cela ne fonctionne pas avec les basidiospores, il est préférable d'utiliser le bleu coton lactique précédé d'une décoloration à l'eau de Javel diluée à 10% et d'un rinçage à l'eau distillée, légèrement alcalinisée à 3 %, avec du KOH.